

Návod k obsluze autoklávu Berghof HR-200 s zahřívací jednotkou RHS-295 a řídicí jednotkou BAR-945

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Před otevřením autoklavu zkontrolujte, zda není natlakován!
- Před otevřením kónického uzávěru, uvolněte dvojitým pootočením šrouby a teprve potom sundejte víčko z tlakové nádoby.
- Mezi teflonovou nádobkou a tlakovou nádobou musí být neustále sucho (např. po vyčištění)
- Povrch veškerého teflonového těsnění musí být čistý a neporušený!
- Šrouby u kónického uzávěru se mohou utahovat pouze ručně!
- Autokláv může být používán pouze s tlakovou pojistkou!
- Tlaková pojistka nesmí být otočená směrem k pracovníkovi!
- Tlaková nádoba musí být pečlivě umístěna do topného pláště.
- Zahřívání může být prováděno pouze po připojení termoregulátoru a termosenzoru.
- Zahřívání autoklávu může být prováděno pouze za zvýšeného vnitřního tlaku!
- Horký autokláv musí být ochlazován opět za zvýšeného vnitřního tlaku!
- Vnitřní teplota se pomalu blíží nastavené hodnotě.
- Maximální hodnota tlaku pro tlakovou nádobu nesmí být překročena!

PO OPAKOVANÉM POUŽÍVÁNÍ:

- Zkontrolujte teflonový o-kroužek! V případě, že je zdeformován, použijte nový nebo náhradní teflonový disk.
- Tlaková pojistka může za vysokého tlaku zkřehnout. Jestliže je to nutné vyměňte ji!
- Zkontrolujte pevnost všech spojů!
- Zkontrolujte možné škody (koroze, pukliny na materiálu a tlakové nádobě).
- Zkontrolujte nepropustnost materiálu a kónického uzávěru pomocí dusíku!
- Zkontrolujte, zda přívody el. proudu nejsou poškozeny.
- Zkontrolujte aktuální a nastavenou hodnotu teploty.
- Přívody el. proudu nesmí přijít do styku s topným tělesem.
- Regulátor umístěte co nejdále od topného tělesa a jiných zdrojů tepla!
- Teflonové součástky mohou být vystaveny max. teplotě 250 °C!